

工业化学品安全柜

使用说明书

苏州三清仪器有限公司

全国统一服务热线：400-990-3717



苏州三清仪器有限公司

工业化学品安全柜产品使用说明书

首先真诚感谢您选用我公司化学品安全柜（工业安全柜）系列产品，为确保您的正常使用，请仔细阅读本说明书。

三清仪器安全柜系列产品一览表：

品名	型号	外部尺寸 (MM)	层板	颜色	配置
安全柜	4加仑	560*430*430	一块	三色可选	防静电导线一根 三点联动锁一把
安全柜	12加仑	890*590*460	一块	三色可选	
安全柜	30加仑	1120*1090*460	一块	三色可选	
安全柜	45加仑	1650*1090*460	二块	三色可选	
安全柜	60加仑	1650*860*860	二块	三色可选	
安全柜	90加仑	1650*1090*860	二块	三色可选	
安全柜	110加仑	1650*1500*860	二块	三色可选	

备注：

蓝色（存放弱腐蚀化学品） 黄色（存放易燃化学品） 红色（存放可燃化学品）

- ◆安全柜整体为双层 1.2mm 防火钢板构造，钢板间隔 38mm，防爆性能更为卓越。
- ◆采用优质冷轧钢板，增加强度，加强设计而成，防火性能更好。
- ◆柜身底部 50mm 高的防漏液槽最大可能的防止化学液体的外溢。
- ◆独有的镀锌层板，防腐蚀，防液漏，最大可承托 400lbs 的钢制安全罐。
- ◆柜体表面经过环氧树脂漆喷涂而成，防锈，耐腐蚀性强，整体美观。
- ◆柜身标有三种语言的高可见度标签，耐腐蚀。
- ◆带有两个防火装置的通风口，分别位于柜身的两侧。
- ◆质保 2 年；终身免费维修。客服电话：400-990-3717



安全柜颜色说明

黄色防火防爆柜适合存储化学性质为易燃的危险品、化学品

如：酒精、胶水、汽油、原油、乙醇、苯、天那水、甲醇（木醇、木精）等。

红色防火防爆柜适合存储化学性质为可燃的危险品、化学品

如：氢、一氧化碳、甲烷、丙烷、乙烯、气溶胶，油墨和涂料等。

蓝色防火防爆柜适合存储化学性质为弱腐蚀的危险品、化学品

如：硫酸、氢氧化钠、漂白水、甲醛、烷基硫酸等腐蚀性的酸基化学品等。

本公司产品使用注意事项：

请注意区分您所存储的化学品性质，尽量做到分类存储，减少灾害发生风险。

为提高操作安全度，实现“双人双锁”管理，用户可选用铜质锁具，防止腐蚀。

化学品安全柜内部的可调节层板可定期取出进行清洗。

防火防爆透气孔应经常打开或者连接通风设备，确保空气的流通。

严格按照 OSHA 规范，柜身设有静电接地传导端口，连接静电接地导线。

柜身标有三种语言的高可见度的耐腐蚀标签。



用户需知：

- 1、请详细填写保修卡栏目，要求在销售单位盖章后有效。
- 2、请在购买本品后及时与本公司联系，以便建立客户档案，提供终身服务保修。
- 3、本公司产品二年免费保修，请用户妥善保管好本卡，不得转借或涂改。

下列情况不属于保修范围：

- 1、用户不正确使用产品而损坏某部分的部件。
- 2、用户提货离开柜台或仓库后，外表油漆的损坏。
- 3、任何未经本公司授权许可，而擅自拆卸或改动本产品。

保 修 卡

购买日期：_____ 经销单位：_____

购买单位：_____ 联系人：_____

公司地址：_____ 邮政编码：_____

电话号码：_____ 传真号码：_____

产 品 合 格 证

产品名称		检验人员	
产品型号		出厂日期	
产品编号		颜 色	
产品规格		材 质	

